

## Рекомендации\* по дезинфекции, стерилизации и передачи в барьерную зону содержания животных оборудования для нейропсихофармакологических экспериментов

Таблица 1

TS0501, Установка «Открытое поле»

TS0502, Установка «Приподнятый крестообразный лабиринт»

TS0702, Установка «Темно-светлая камера»

TS0801, Установка для тестов «Поведение отчаяния» по Porsolt и «Вынужденное плавание»

| Вид, режим первичной обработки, тип дез.средства  | Вид, режим повторной обработки, тип дез.средства  | Срок хранения в барьерной зоне | Примечание   |
|---|---|--------------------------------|--|
| <p>Предстерилизационная очистка:</p> <p>замачивание в растворе «Неодишер N» (не менее 20 мин)<br/>+ нейтрализация раствором «Неодишер Лабоклин А8» (около 1 мин)<br/>+ ополаскивание не менее 3 мин.</p> <p>или</p> <p>замачивание в растворе Эмпауэр 0,5 % (10 мин)<br/>+ замачивание в растворе Бэби Дез Ультра 3% (60 мин)<br/>+ ополаскивание водой не менее 3 раз.</p> | <p>УФ - не менее 20 мин.</p> <p>! Перед проносом в барьерную зону через основной шлюз обязательно проведение АТР-теста!</p> | 1 год                          | <p>Вынос на дезинфекцию после серии экспериментов использования.</p> <p>В случае длительного хранения в барьерной зоне – ежемесячный контроль люминометром !</p> |

Таблица 2:

AE0904, Установка для эвтаназии грызунов, крышка камеры

AE1001, Фиксатор (рестрейнер)

| Вид, режим первичной обработки, тип дез.средства   | Вид, режим повторной обработки, тип дез.средства  | Вид, режим третичной обработки, тип дез.средства | Срок хранения в барьерной зоне   | Примечание   |
|--|---|--|--|--|
| <p>Предстерилизационная очистка: замачивание в р-ре «Неодишер N» (не менее 20 мин), нейтрализация р-ом «Неодишер Лабоклин А8» (около 1 мин.), ополаскивание не менее 3 мин.</p> <p>или</p> <p>замачивание в растворе Эмпауэр 0,5 % (10 мин)<br/>+ замачивание в растворе Бэби Дез Ультра 3% (60 мин)<br/>+ ополаскивание водой не менее 3 раз.</p> | <p>Перед проносом в барьерную зону через герметичный шлюз обязательно проведение АТР-теста!</p> | <p>УФ - не менее 20 мин в герметичном шлюзе.</p> | <p>Вынос на дезинфекцию после использования.</p> <p>Хранить не более 7 дней.</p> | <p>Перед работой с животными обязательно убедиться в отсутствии дезинфицирующего средства на поверхности !</p> |

Таблица 3:  
НС1003, Камера для индивидуального содержания крыс

| Вид, режим первичной обработки, тип дез.средства   | Вид, режим повторной обработки, тип дез.средства  | Вид, режим третичной обработки, тип дез.средства           | Срок хранения в барьерной зоне  | Примечание   |
|--|---|--|---------------------------------|--|
| <p>Предстерилизационная очистка: замачивание в р-ре «Неодишер N» (не менее 20 мин), нейтрализация р-ом «Неодишер Лабоклин А8» (около 1 мин.), ополаскивание не менее 3 мин.</p> <p>или</p> <p>замачивание в растворе Эмпауэр 0,5 % (10 мин)<br/>+ замачивание в растворе Бэби Дез Ультра 3% (60 мин)<br/>+ ополаскивание водой не менее 3 раз.</p> | <p>Перед проносом в барьерную зону через гермицидный шлюз обязательно проведение АТР-теста!</p> | <p>Сушка под УФ - не менее 1 часа в гермицидном шлюзе.</p> | <p>Хранить не более 7 дней.</p> | <p>Передача через выходной шлюз осуществляется только после его полной очистки и до выноса в него грязных материалов.</p> <p>Рекомендуется использование в помещениях передержки животных.</p> |

\* Рекомендации предоставлены

Екатериной Кушнир,  
к.б.н.